

## ファームウェアの互換性

MP150 ファームウェアバージョン-Windows 用	AcqKnowledge 対応バージョン
V1.1.22 平均化デフォルト機能のマイナーフィックス	AcqKnowledge 4 for Windows 2008年4月15日
V1.1.14-V1.1.21 旧タイプ刺激機能に関する v1.1.21Mac 用への互換	AcqKnowledge 3.9.1 for Windows 2007年6月29日 AcqKnowledge 3.9.0 for Windows 2006年11月17日
V1.1.14-V1.1.21 旧タイプ刺激機能に関する v1.1.21Mac 用への互換	AcqKnowledge 3.8.2 for Windows 2006年2月21日
V1.1.21(v1.1.10, V1.1.1.1) V1.1.12 のファームウェアが搭載されている MP150 と AcqKnowledge3.8.1 をご使用の場合、AcqKnowledge3.8.2 をインストールし、AcqKnowledge3.8.2 からファームウェアのアップデートをおこなってください。  注意：ファームウェアアップデートに MP150 Tools.exe を使わないでください。MP150 Tools.exe は AcqKnowledge3.8.1 に対応しておりません。	AcqKnowledge 3.8.1 for Windows 2004年8月20日
V.1.1.9 V1.1.9 のファームウェアが搭載されている MP150 と AcqKnowledge3.7.3 をご使用の場合、AcqKnowledge3.8.2 を購入し、AcqKnowledge3.8.2 からファームウェアのアップデートをおこなってください。  注意：ファームウェアアップデートに MP150 Tools.exe を使わないでください。MP150 Tools.exe は AcqKnowledge3.8.1 に対応しておりません。	AcqKnowledge 3.7.3 for Windows 2002年12月25日

<p>V.1.1.8</p> <p>AcqKnowledge3.7.2 をお持ちの場合、もしくはそれ以前のバージョン (DLC と USB サポートのみ) がインストールされていて DLC から UDP へのファームウェアへアップデートされたい場合、特殊な手順に従い、また v3.7.2 のオリジナル CD もしくはモード切り替え用に MPC0mm タイプのユーティリティが必要になります。</p> <p>Updates at <a href="http://www.biopac.com">www.biopac.com</a> を参照してください。</p>	<p>AcqKnowledge 3.7.2 for Windows</p> <p>2001 年</p>
<p>V.1.1.8 のみ</p> <p>UDP の最初のバージョン</p>	<p>AcqKnowledge 3.7.1 for Windows</p> <p>2000 年</p>
<p>V1.1.7 もしくはそれ以前</p>	<p>-----</p>